



◆ SR-WAX

- 强极性
- 聚乙二醇
- 键合交联
- 可用溶剂冲洗
- USP固定相G16
- 类似固定相: DB-WAX、HP-INNOWax、Rtx-Wax、Supelcowax 10
- 适合常规化合物、酯、香料、醇类、芳香烃类、脂肪酸甲酯类等的分析

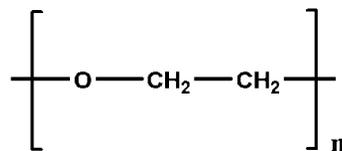

结构式

脂肪酸甲酯分析

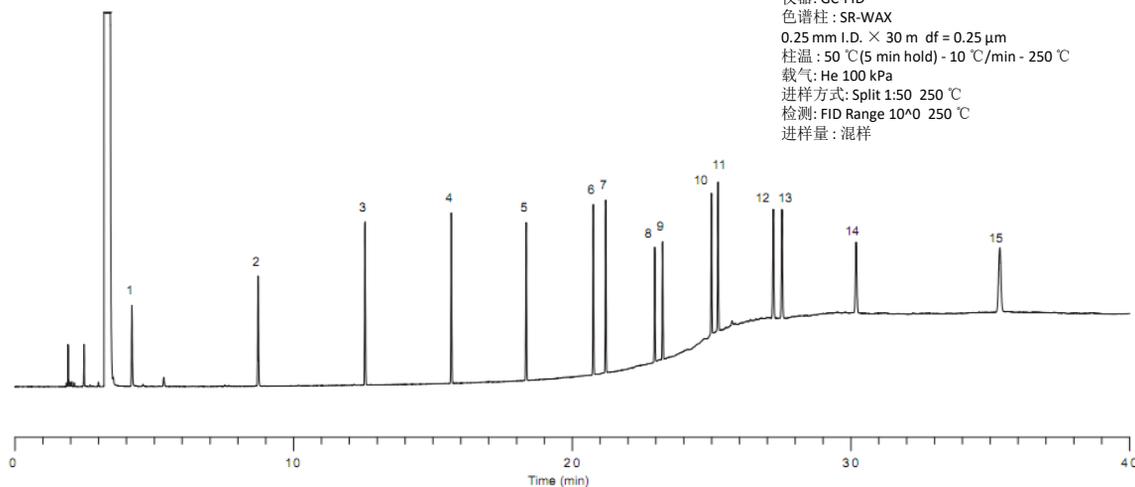

仪器: GC-FID
 色谱柱: SR-WAX
 0.25 mm I.D. × 30 m df = 0.25 μm
 柱温: 50 °C (5 min hold) - 10 °C/min - 250 °C
 载气: He 100 kPa
 进样方式: Split 1:50 250 °C
 检测: FID Range 10¹⁰ 250 °C
 进样量: 混样

- | | | | | |
|---------|-----------|-------------|------------|------------------|
| 1. 丁酸甲酯 | 4. 癸酸甲酯 | 7. 反式肉豆蔻酸甲酯 | 10. 硬脂酸甲酯 | 13. 顺式-11, 二十碳烯酸 |
| 2. 己酸甲酯 | 5. 月桂酸甲酯 | 8. 十六烷酸甲酯 | 11. 油酸甲酯 | 14. 二十二酸甲酯 |
| 3. 辛酸甲酯 | 6. 肉豆蔻酸甲酯 | 9. 棕榈油酸甲酯 | 12. 二十烷酸甲酯 | 15. 二十四烷酸甲酯 |

◆ 订购信息

内径 (mm)	膜厚 (μm)	长度 (m)	使用温度 (°C)	订货号
0.25	0.25	15	35-260	27111
		30	35-260	27112
		60	35-260	27113
	0.5	15	35-260	27121
		30	35-260	27122
		60	35-260	27123
0.32	0.25	15	35-260	27211
		30	35-260	27212
		60	35-260	27213
	0.5	30	35-260	27222
		60	35-260	27223
	1	30	35-240	27232

内径 (mm)	膜厚 (μm)	长度 (m)	使用温度 ($^{\circ}\text{C}$)	订货号
0.53	1.0	15	35-240	27331
		30	35-240	27332
		60	35-240	27333
	2.0	15	35-240	27351
		30	35-240	27352
	3.0	30	35-240	27362